

眼球劑量計使用說明

(國內認證現況：進行中)

量測種類：事故級光子、貝他射源、光子/光子混合場、

光子與貝他混合場。

量測範圍：5000~0.5mSv。

塑膠夾具能固定於多種材質上，兼具實用與舒適。



使用方式：

1. 佩戴位置：(1) 鄰近於眼睛(如下圖藍點處)。

(2) 近輻射源側(若輻射源位在自己左側，
則佩戴於左眼附近)。

2. 夾戴於護具時，標籤面向內，選擇護具之平坦

牢固處夾戴(如右圖 1、2、3)。

3. 佩戴於帽沿或口罩時，標籤面向外(如右圖 4、5)。




1

Lead glasses




2

Lead mask protection

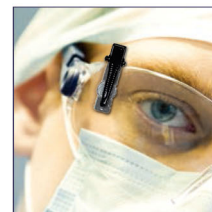

3

Non-lead glasses

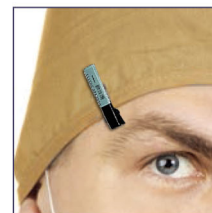

4

Caps



5

Face mask